

A-D3111	新型极速植物基因组DNA 提取试剂盒（离心柱）	50 次 100 次
A-D6201	酵母基因组DNA 试剂盒（离心柱）	50 次 100 次
A-D7118	高浓度石蜡包埋组织基因组DNA 提取试剂盒（离心柱）	50 次 100 次
全基因组/特定基因DNA甲基化定量试剂盒		
A-P-1034	DNA甲基化 定量检测试剂盒（比色法）	48 次 96 次
A-P-1035	DNA甲基化 定量检测试剂盒（荧光法）	48 次 96 次
A-P-1036	DNA羟甲基化 定量检测试剂盒（比色法）	48 次 96 次
A-P-1037	DNA羟甲基化 定量检测试剂盒（荧光法）	48 次 96 次
其它		
A-R1201	高纯总RNA 极速提取试剂盒（离心柱）	50 次 200 次
A-R3301	通用植物总RNA 极速提取试剂盒（离心柱）	50 次 100 次

一般实验室研究使用，不适用于**诊断和治疗**

A&D 100bp DNA Marker

主要应用于酶切、链接等片段DNA的电泳，11条带使用
非常清楚方便！

目录号：**A-M001-01**（约50次）
A-M001-02（约200次）

操作手册

在您收到定购的产品时，请确认操作手册是配套的！
同时，如您在实验过程中有创造性的操作！

请反馈信箱：tech@aderr.com

2011年10月，第1版



艾德科技（北京）有限公司
A&D Technology Corporation

地 址：北京昌平区中关村生命科学园东 60 米（102206）

电 话：010-52406250

传真：010-52406250

网 址：www.aderr.com

Email:tech@aderr.com



艾德科技（北京）有限公司
A&D Technology Corporation

产品概述:

A&D 100bp DNA Marker 为已含有1×Loading Buffer的DNA溶液,可取5 μl直接电泳,使用十分方便。

A&D 100bp DNA Marker由DNA片段100 bp、200 bp、300 bp、400 bp、500 bp、600 bp、700 bp、800 bp、900 bp、1000 bp、1500 bp组成,共11条带,其中100 bp、200 bp、500 bp是指示带,显示亮带。

该Marker主要应用于DNA片段的电泳定量检测等。

贮藏条件:

4℃可稳定保存6个月,-20℃保存,可稳定保存一年。

浓度:

The concentration of the 500 bp band is 20 ng/μl, others are 10 ng/μl.


使用方法:

1. 电泳时的加样孔宽度小于6 mm时,每次取5 μl制品电泳便可得到清晰条带。如果加样孔增宽,须适当增加Marker制品的加样量。

2. 对DNA电泳而言,Agarose的纯度对DNA条带的清晰度影响很大。因此,电泳时应尽量选用质量好的Agarose,推荐使用低熔点Agarose,胶浓度为2%。

3. 进行Agarose电泳时,Agarose的浓度与DNA片段的分离性能关系密切。Agarose浓度越大,对短片段DNA分离性能越好;反之,Agarose浓度越小,越有利于长片段DNA的分离。

Electrophoresis Map as follows:

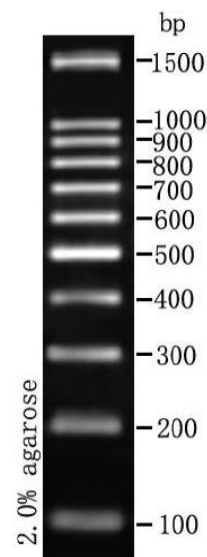

订购信息:

货号	规格	包装
A-M001-01	约50 次	1管
A-M001-02	约200 次	4 ×1管

相关产品:

DNA样本的制备

货号	品名	规格
A-D1801	全血基因组DNA	50 次
	提取试剂盒 (离心柱)	100 次
A-D1901	细胞/组织基因组DNA	50 次
	提取试剂盒 (离心柱)	100 次